

	SCH-04-01	دانشگاه علوم پزشکی شیراز- دانشکده بهداشت گروه مهندسی بهداشت محیط دستورالعمل کار با پمپ نمونه بردار فردی مدل: SKC standard 224-44MTX
	شماره بازنگری : 0	
	صفحه 1 از 1	

هدف: تشریح نحوه کار با پمپ نمونه بردار فردی مدل SKC standard 224-44MTX

دامنه کاربرد : آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت محیط- جهت نمونه برداری فردی از ذرات معلق، گازها و بخارها در حجم کم و دبی بین 0/5 تا 5 لیتر بر دقیقه

مسئولیت : کلیه افرادی که با پمپ نمونه بردار فردی مدل SKC standard 224-44MTX کار می کنند، مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نگهداری و حصول اطمینان از آماده به کار بودن دستگاه می باشد.

روش اجرا:

1. به آداپتور دستگاه دقت شود زیرا هر مدل پمپ SKC آداپتور خاص خود را دارد.
2. قبل از استفاده از پمپ آن را بر روی دبی مورد نظر به کمک پیچ تنظیم دستگاه با استفاده از تجهیزات کالیبراسیون کالیبره نمایید.
3. پس از کالیبره نمودن دستگاه دبی پمپ را تغییر ندهید.
4. فیلتر ، جاذب یا کیسه هوای مورد نظر را تهیه کنید و به پمپ وصل نمایید.
5. پمپ را با توجه به حجم مورد نیاز برای مدت زمان مشخص روشن کنید.
6. بعد از نمونه برداری فیلتر یا جاذب را در کاست یا لوله خود قرار داده و به آزمایشگاه آلودگی هوا انتقال دهید.



تهیه کننده : مهندس علیرضا عباسی کارشناس آزمایشگاه آلودگی هوا	تصویب کننده : دکتر محمد حسینی مسئول فنی آزمایشگاه آلودگی هوا
--	--