

	SCH-04-01	دانشگاه علوم پزشکی شیراز-دانشکده بهداشت گروه مهندسی بهداشت محیط دستور العمل کار با دستگاه انکوباتور
	شماره بازنگری : 2	
	صفحة 1 از 1	

هدف: تشریح نحوه کار با دستگاه آون

دامنه کاربرد : آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت محیط- جهت کشت میکروبی

مسئولیت : کلیه افرادی که با دستگاه انکوباتور کار می کنند، مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نگهداری و حصول اطمینان از آماده به کار بودن دستگاه می باشد.

روش اجرا:

- 1- دستگاه را به برق زده و کلید ON را می فشاریم.
- 2- با نگهداشتن دکمه ولوم دستگاه به مدت 2 ثانیه بر روی صفحه نمایش STOP مشاهده می شود.
- 3- با چرخاندن ولوم می توان بین تنظیم دما و زمان جایجا شد.
- 4- با فشردن فلوم بر روی هر یک از تنظیمات دما و زمان وارد آن شده و دمای مورد نظر یا زمان را تنظیم کنید و مجدداً با فشردن آن به منو قبل برگردید .
- 5- پس از تنظیم کردن دما و زمان مورد نظر با نگهداشتن دکمه ولوم به مدت 2 ثانیه روی صفحه نمایش star نمایش داده می شود و دستگاه شروع به کار می کند.
- 6- درب انکوباتور را باز کرده و نمونه را درون دستگاه قرار دهید.
- 7- پس از پایان زمان مورد نظر نمونه را از دستگاه خارج کرده و دستگاه را خاموش نمایید.



تهیه کننده:

مهندس علیرضا عباسی
کارشناس آزمایشگاه آلودگی هوا

تصویب کننده:

دکتر محمد حسینی
مسئول فنی آزمایشگاه آلودگی هوا