

	SCH-04-01	دانشگاه علوم پزشکی شیراز-دانشکده بهداشت گروه مهندسی بهداشت محیط دستور العمل کار بادرستگاه آون بهداشت
	شماره بازنگری : 2	
	صفحة 1 از 1	

هدف: تشریح نحوه کار با دستگاه آون

دامنه کاربرد : آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت محیط- جهت خشک کردن

مسئولیت : کلیه افرادی که با دستگاه آون کار می کنند، مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نگهداری و حصول اطمینان از آماده به کار بودن دستگاه می باشد.

روش اجرا:

- 1- دستگاه را به برق زده و کلید ON را می فشاریم.
- 2- با استفاده از کلید های جهت دار در قسمت دما، دمای مورد نظر را تنظیم می کنیم.
- 3- با استفاده از کلید های جهت دار در قسمت زمان، زمان مورد نظر را بر حسب دقیقه وارد می کنیم.
- 4- درب آون را باز کرده و نمونه را درون آن میگذاریم.
- 5- پس از پایان زمان مورد نظر با استفاده از دستکش مخصوص یا گیره مخصوص نمونه را از آون خارج می کنیم.



تهیه کننده:

مهندس علیرضا عباسی
کارشناس آزمایشگاه آلودگی هوا

تصویب کننده:

دکتر محمد حسینی
مسئول فنی آزمایشگاه آلودگی هوا