

	SCH-02-16	دانشگاه علوم پزشکی شیراز-دانشکده بهداشت گروه مهندسی بهداشت محیط دستور العمل کار با ترازو AMPUT_5Kg-0.1g
	شماره بازنگری : ۰	
	صفحه ۱ از ۱	

هدف: تشریح نحوه کار ترازو AMPUT_5Kg-0.1g
دامنه کاربرد : آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت محیط- جهت توزین اجسام تا ۵کیلوگرم

مسئولیت : کلیه افراد ی که ترازو AMPUT_5Kg-0.1g کار می کنند، مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نگهداری و حصول اطمینان از آماده به کار بودن دستگاه می باشد.

روش اجرا:

۱. ابتدا دکمه ON/OFF را فشار دهید ترازو را روشن کرده و مطمئن شوید که صفحه نمایش مقدار صفر را نشان می دهد.

۲. کلید MODE در کنار کلید روشن و خاموش ترازو قرار گرفته و واحد وزنی را در ترازوی گرمی آمپوت تغییر می دهد؛ به عبارتی ترازو امکان وزن کردن به واحدهای وزنی دیگری غیر از گرم را نیز داراست.

۳. دکمه PCS: با فشردن این دکمه، ترازو از حالت وزن به حالت شمارش قطعات تغییر می کند. برای برای بازگشت به حالت وزن کشی، می توانید مجدداً دکمه PCS را فشار دهید.

۴. دکمه TARE: با فشردن این دکمه، وزن ظرف در حال توزین را از وزن مواد شیمیایی کم می کند و وزن خالص آن را نشان می دهد.

۵. ترازوی دیجیتالی آزمایشگاهی آمپوت با توجه به حساسیت بالایی که دارد باید در حین توزین بار خود را به آرامی روی سطح ترازو قرار دهید و از پرتاب بار بروی تراز حساس آزمایشگاهی جدا خودداری نمایید .



تهیه کننده: مهندس جمیله اخلاصی کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط	تصویب کننده: دکتر ابوالفضل اژدرپور مسئول فنی آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط
--	--