

	SCH-02-14	دانشگاه علوم پزشکی شیراز-دانشکده بهداشت گروه مهندسی بهداشت محیط دستورالعمل نحوه کار بادستگاه شیکر لوله (ورتکس) ۲ حالت مدل VX20
	شماره بازنگری : ۰	
	صفحه ۱ از ۱	

هدف: تشریح نحوه کار بادستگاه شیکر لوله (ورتکس) ۲ حالت مدل VX20
دامنه کاربرد : آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت محیط- جهت لرزش شدید و مخلوط شدن سریع نمونه ها می شود. ،استفاده می شود.
مسئولیت : کلیه افرادی که بادستگاه شیکر لوله (ورتکس) ۲ حالت مدل VX20 کار می کنند، مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نگهداری و حصول اطمینان از آماده به کار بودن دستگاه می باشد.

روش اجرا:

۱. دستگاه را روی یک سطح صاف و تراز قرار دهید.
۲. کابل برق را به دستگاه و سپس به پریز برق وصل کنید.
۳. در حالت لحظه ای (Touch)، با فشار دادن لوله یا ویال روی صفحه شیکر، دستگاه شروع به کار می کند
۴. در حالت ممتد (Continuous)، دستگاه دائماً کار می کند، چه نمونه ای روی آن قرار داشته باشد یا نباشد.
۵. لوله یا ویال حاوی نمونه را به آرامی روی صفحه شیکر قرار دهید.
۶. در حالت لحظه ای، با فشار دادن لوله، فرآیند شیک کردن آغاز می شود.
۷. پس از اتمام فرآیند شیک کردن، نمونه را از روی دستگاه بردارید.
۸. دستگاه را خاموش کنید و در صورت لزوم، صفحه شیکر را تمیز کنید.
۹. در پایان دستگاه شیکر لوله قابلیت تعویض هد برای فاکون ۵۰ سی سی وجود دارد.



تهیه کننده: مهندس جمیله اخلاصی کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط	تصویب کننده: دکتر ابوالفضل اژدرپور مسئول آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط
--	--