

	SCH-02-15	دانشگاه علوم پزشکی شیراز-دانشکده بهداشت گروه مهندسی بهداشت محیط دستور العمل کار با نحوه کار ترازو مدل AND EK-120
	شماره بازنگری : ۰	
	صفحه ۱ از ۱	

هدف: تشریح نحوه کار ترازو مدل AND EK-120

دامنه کاربرد : آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت محیط- جهت توزین کردن اجسام

مسئولیت : کلیه افرادی که با ترازو مدل AND EK-120 کار می کنند، مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نگهداری و حصول اطمینان از آماده به کار بودن دستگاه می باشد.

روش اجرا:

۱. ابتدا دو شاخه برق دستگاه را به پریز متصل نمایید
۲. دکمه ON / OFF (مشکی رنگ سمت راست) دستگاه را فشار دهید تا ترازوی دیجیتال روشن شود.
۳. بعد از روشن شدن بایدروی صفحه DISPLAY علامت g ۰,۰۰ ظاهر گردد.
۴. علامت g 0.00 نشان دهنده تنظیم و کالیبره بودن ترازوی دیجیتالی می باشد.
۵. نمونه مورد نظر را روی صفحه ترازو قرار داده و از روی صفحه DISPLAY وزن آنرا بخوانید.
۶. ماکزیمم اندازه گیری وزن توسط ترازو، ۱۰/۱۲۰* گرم می باشد و ترازو با اختلاف ۰,۱/ گرم کالیبره می باشد.
۷. با فشار دادن دکمه ZERO روی ترازو، می توان عدد روی صفحه DISPLAY را تبدیل به صفر نمود.
۸. این دستگاه قابلیت اندازه گیری وزن بر حسب پوند (lb) و انس (OZ) را نیز دارا می باشد.
۹. با فشار دادن دکمه، MODE بر حسب نیاز واحد های (OZ ,lb, Ozt, GN, PCS, dwt) روی صفحه ظاهر می گردند.
۱۰. دقت گردد علامت O در بالای سمت چپ صفحه رویت گردد و در صورت ظاهر نبودن آن، دکمه ZERO را فشار دهید.
۱۱. بعد از اتمام کار، دستگاه را با فشار دادن دکمه ON / OFF خاموش نمایید و دو شاخه را از برق بکشید.



تهیه کننده:

مهندس جمیله اخلاصی

کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط

تصویب کننده:

دکتر ابوالفضل ازدرپور

مسئول فنی آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط