

	SCH-04-01	دانشگاه علوم پزشکی شیراز-دانشکده بهداشت گروه مهندسی بهداشت محیط
	شماره بازنگری : 0	دستورالعمل کار با UV LIGHT METER LUTRON مدل
	صفحه 1 از 1	UV-340A

هدف: تشریح نحوه کار با UV LIGHT METER LUTRON UV-340A

دامنه کاربرد : این دستگاه در آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت محیط- جهت اندازه گیری شدت امواج UV_A و UV_B در طول موج های 290 تا 390 نانومتر و شدت امواج صفر تا 19990 میکرو وات بر سانتی متر مربع کاربرد دارد.

مسئولیت : کلیه افراد ی که با دستگاه UV LIGHT METER LUTRON UV-340A کار می کنند، مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نگهداری و حصول اطمینان از آماده به کار بودن دستگاه می باشد.

روش اجرا:

1. باتری متناسب با دستگاه را درون آن قرار دهید.
2. سنسور پراب را به دستگاه وصل کنید
3. با فشردن کلید POWER دستگاه را روشن نمایید.
4. برای اندازه گیری شدت جریان های بین 0 تا 1999 میکرو وات بر سانتیمتر کلید مربوطه را روی LO قرار دهید.
5. کلید ZERO را فشرده تا دستگاه صفر شود.
6. درپوش پراب را برداشته و در محیط مورد نظر قرار دهید.
7. در صورتی که شدت امواج بیشتر از 1999 میکرو وات بر سانتیمتر مربع باشد کلید شدت موج را بر روی گزینه Hi قرار دهید.
8. عدد نشان داده شده را یادداشت نمایید.



تهیه کننده : مهندس علیرضا عباسی کارشناس آزمایشگاه بهداشت پرتوها	تصویب کننده : دکترزهره درخشان مسئول فنی آزمایشگاه بهداشت پرتوها
---	---