

	SCH-04-01	دانشگاه علوم پزشکی شیراز-دانشکده بهداشت گروه مهندسی بهداشت محیط دستور العمل کار با کوره
	شماره بازنگری : 2	
	صفحة 1 از 1	

هدف: تشریح نحوه کار با کوره

دامنه کاربرد : آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت محیط- سوزاندن نمونه

مسئولیت : کلیه افرادی که با کوره کار می کنند، مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نگهداری و حصول اطمینان از آماده به کار بودن دستگاه می باشد.

روش اجرا:

1. دستگاه را به برق زده و کلید را در حالت ON قرار دهید .
2. با اهرم غلتکی دما را روی دمای مورد نظر قرار دهید .
3. با نگهداشتن اهرم غلتکی زمان مورد نظر را نیز تنظیم کنید .
4. درب کوره را باز کرده و نمونه با بوته چینی را در آن قرار دهید .
5. غلتک را فشرده تا به وضعیت START وارد شود.
6. از باز بودن دریچه تهویه دستگاه اطمینان حاصل کنید .
7. پس از پایان زمان با استفاده از دستکش و انبر مخصوص نمونه را برداشته و کوره را خاموش کنید .



تهیه کننده: مهندس ندا فرهی زاده کارشناس آزمایشگاه پسماند	تصویب کننده: دکتر محمدرضا سمائی مسئول فنی آزمایشگاه پسماند
--	--