

	SCH-04-01	دانشگاه علوم پزشکی شیراز-دانشکده بهداشت گروه مهندسی بهداشت محیط دستور العمل کار با مولتی پارامتر
	شماره بازنگری : 0	
	صفحة 1 از 1	

هدف: تشریح نحوه کار با مولتی پارامتر AD8000

دامنه کاربرد : آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت محیط- EC, PH

مسئولیت : کلیه افرادی که با مولتی پارامتر AD8000 کار می کنند، مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نگهداری و حصول اطمینان از آماده به کار بودن دستگاه می باشد.

روش اجرا:

1. دستگاه را به برق زده و کلید ON را فشار می دهیم .
2. چند دقیقه صبر کنید .
3. با توجه به نیاز الکترود PH یا EC را با آب مقطر شستشو دهید .
4. مود دستگاه را مشخص نمایید .
5. با فشردن دکمه CAL وارد تنظیمات کالیبراسیون شوید .
6. نوع کالیبراسیون را انتخاب کنید (دو نقطه یا سه نقطه) .
7. استاندارد اولیه خواسته شده را به دستگاه بدهید و پس از ثابت شدن عدد نمایش داده شده تایید کنید .
8. استاندارد ثانویه خواسته شده را به دستگاه بدهید و پس از ثابت شدن عدد نمایش داده تایید کنید .
9. پس از تایید کالیبراسیون الکترود مورد نظر را در نمونه قرار دهید.
10. پس از چند دقیقه میزان PH یا EC نمونه را یادداشت کنید.



تهیه کننده: مهندس ندا فرهی زاده کارشناس آزمایشگاه پسماند	تصویب کننده: دکتر محمدرضا سمائی مسئول فنی آزمایشگاه پسماند
--	--