

	SCH-04-01	دانشگاه علوم پزشکی شیراز-دانشکده بهداشت گروه مهندسی بهداشت محیط دستور العمل کار با آسیاب
	شماره بازنگری : 0	
	صفحة 1 از 1	

هدف: تشریح نحوه کار با آسیاب

دامنه کاربرد : آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت محیط- سوزاندن نمونه

مسئولیت : کلیه افرادی که با کوره کار می کنند، مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نگهداری و حصول اطمینان از آماده به کار بودن دستگاه می باشد.

روش اجرا:

1. درب آسیاب را باز کنید
2. میزان 500 تا 1000 گرم پسماند یا کمپوست را درون خرد کن قرار دهید
3. دستگاه را به برق زده و روشن نمایید
4. درب آسیاب را بسته و از محکم بودن آن اطمینان حاصل کنید
5. پس از سپری شدن مدت زمان مورد نظر دستگاه را خاموش کنید
6. درب دستگاه را باز کنید و قسمت بالای دستگاه را جدا کنید
7. پسماند یا کمپوست خرد شده را از دستگاه خارج نمایید
8. مخزن دستگاه را شسته ، تمیز کرده و پس از خشک شدن مجدداً نصب نمایید .



تهیه کننده: مهندس ندا فرهی زاده کارشناس آزمایشگاه پسماند	تصویب کننده: دکتر محمدرضا سمائی مسئول فنی آزمایشگاه پسماند
--	--