

	SCH-04-01	دانشگاه علوم پزشکی شیراز-دانشکده بهداشت گروه مهندسی بهداشت محیط دستور العمل کار با الک شیکر
	شماره بازنگری : 2	
	صفحة 1 از 1	

هدف: تشریح نحوه کار با الک شیکر

دامنه کاربرد : آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت محیط- جداسازی ذرات کمپوست

مسئولیت : کلیه افرادی که با الک شیکر کار می کنند، مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نگهداری و حصول اطمینان از آماده به کار بودن دستگاه می باشد.

روش اجرا:

1. الک ها را به ترتیب مش از بزرگترین به کوچکترین بر روی هم قرار دهید.
2. پیچ های تنظیم شیکر را بر روی الک سفت کنید.
3. کمپوست یا زباله مورد نظر را وزن کرده و به بالاترین الک بریزید.
4. شیکر را به برق زده و دکمه روشن دستگاه را فشار دهید.
5. قدرت به هم زدن شیکر را تنظیم کنید.
6. پس از الک کردن و جدا شدن ذرات دستگاه را خاموش کرده و کمپوست باقی مانده روی الک را برای بدست آوردن درصد وزنی وزن کنید.



تهیه کننده: مهندس ندا فرهی زاده کارشناس آزمایشگاه پسماند	تصویب کننده: دکتر محمدرضا سمائی مسئول فنی آزمایشگاه پسماند
--	--