

	SCH-04-01	دانشگاه علوم پزشکی شیراز-دانشکده بهداشت گروه مهندسی بهداشت محیط دستور العمل کار با ترازو
	شماره بازنگری : 2	
	صفحة 1 از 1	

هدف: تشریح نحوه کار با ترازو

دامنه کاربرد : آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت محیط- وزن سنجی
مسئولیت : کلیه افرادی که با ترازو کار می کنند، مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نگهداری و حصول اطمینان از آماده به کار بودن دستگاه می باشد.
روش اجرا:

1. ابتدا دو شاخه برق دستگاه را به پریز برق متصل نمایید.
2. دکمه (OFF/ ON) قرمز رنگ سمت راست دستگاه را فشار دهید تا ترازوی دیجیتال روشن شود.
3. بعد از روشن شدن باید روی صفحه DISPLAY علامت 0.00 gr ظاهر گردد.
4. علامت 0.00gr نشان دهنده تنظیم و کالیبره بودن ترازوی دیجیتالی میباشد .
5. دقت گردد که علامت O در سمت چپ صفحه رویت گردد و در صورت ظاهر نبودن آن ، دکمه TARE را فشار دهید
6. کاغذ توزین یا شیشه ساعت را روی صفحه ترازو قرار دهید
7. با فشردن دکمه TARE وزن ساعت شیشه ترازو را صفر کنید
8. نمونه مورد نظر را روی صفحه یا کاغذ توزین قرار دهید و پس از ظاهر شدن علامت O وزن آنرا یادداشت کنید
9. با فشار دادن دکمه MODE ، بر حسب نیاز واحد های OZ , LB , DWT , PCS , GN , OZT روی صفحه ظاهر میگردند
10. دقت گردد در تمامی مراحل دستگاه نباید در مجاورت جریان هوا باشد
11. بعد از اتمام کار ، دستگاه را با فشار دادن دکمه ON /OFF خاموش نمایید و دو شاخه را از برق بکشید .



تهیه کننده: مهندس ندا فرهی زاده کارشناس آزمایشگاه پسماند	تصویب کننده: دکتر محمدرضا سمائی مسئول فنی آزمایشگاه پسماند
--	--