

	SCH-04-01	دانشگاه علوم پزشکی شیراز-دانشکده بهداشت گروه مهندسی بهداشت محیط دستور العمل کار با دستگاه خرد کن
	شماره بازنگری : 2	
	صفحة 1 از 1	

هدف: تشریح نحوه کار با دستگاه خرد کن

دامنه کاربرد : آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت محیط- جهت خرد کردن پسماند و کمپوست

مسئولیت : کلیه افرادی که با دستگاه خرد کن کار می کنند، مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نگهداری و حصول اطمینان از آماده به کار بودن دستگاه می باشد.

روش اجرا:

1. درب خرد کن را باز نمایید.
2. میزان 5 تا 10 کیلوگرم پسماند یا کمپوست را درون خرد کن قرار دهید.
3. دستگاه را به برق زده و روشن نمایید.
4. پس از سپری شدن مدت زمان مورد نظر دستگاه را خاموش کنید.
5. درب پایین دستگاه را باز کنید و پسماند و یا کمپوست خرد شده را از دستگاه خارج نمایید.
6. مخزن دستگاه را شسته، تمیز کرده و پس از خشک شدن مجدداً نصب نمایید.



تهیه کننده: مهندس ندا فرهی زاده کارشناس آزمایشگاه پسماند	تصویب کننده: دکتر محمد رضا سمائی مسئول فنی آزمایشگاه پسماند
--	---