

	MEVC-S-01-02	دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشکده بهداشت گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها
	شماره بازنگری: 1	دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه استریومیکروسکوپ مدل G5
	تاریخ تدوین: بیستم شهریور ۱۴۰۲	
صفحه ۱ از ۱		

هدف: دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه استریومیکروسکوپ مدل G5

دامنه کاربرد: آزمایشگاه حشره شناسی پزشکی

مسئولیت: کلیه دانشجویان مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارند.

مفاد دستورالعمل:

۱. دستگاه استریومیکروسکوپ بسیار دقیق است. از این دستگاه در برابر شوک و ارتعاش، آب، گرد و غبار، دما، رطوبت بسیار زیاد و نور مستقیم خورشید در طول مدت نگهداری محافظت کنید.
۲. دستگاه را بعد از استفاده خاموش کنید.
۳. در هنگام جدا کردن اتصالات کابل برق، دوشاخه را بگیرید و هرگز کابل ها را نکشید.
۴. قبل از نگاه کردن از طریق چشمی استریومیکروسکوپ شدت نور را کاهش دهید.
۵. از قرار گرفتن طولانی مدت و با شدت بالا در معرض نور خودداری کنید زیرا ممکن است باعث آسیب حاد به شبکیه چشم شود.
۶. برای پاک کردن لنزها نباید از گزلیل استفاده شود. لنزها نمی بایست در الکل خیسانده شوند.
۷. اطمینان حاصل کنید که سیستم استریومیکروسکوپ با مواد خطرناک در تماس نبوده است. قبل از استفاده از استریومیکروسکوپ لازم است آن را تمیز کرده و سپس ضد عفونی کنید.
۸. به طور کلی برای جلوگیری از انتقال عفونت های مختلف، از تجهیزات حفاظت شخصی استفاده کنید. به عنوان مثال توصیه می شود حین کار با میکروسکوپ و تمیز کردن آن از دستکش استفاده کنید و مرتباً آن ها را تعویض کنید تا خطر انتقال آلودگی به حداقل برسد.

تهیه کننده: مهندس امین حسین پور کارشناس آزمایشگاه	تصویب کننده: دکتر محمد جعفر مومن بالله فرد مدیر گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها
---	--