

	OCH-513-01	دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشکده بهداشت گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دستور العمل استفاده از دوش اضطراری
	شماره بازنگری: 0	
	صفحه 1 از 1	

هدف: تشریح نحوه استفاده از دوش اضطراری در آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

مسئولیت: مسئولیت اجرای این روش به عهده کلیه کارکنان و دانشجویان و مسئولیت نگهداری و نظارت بر کارکرد آن به عهده مسئول آزمایشگاه است.

دامنه کاربرد: آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

روش اجرا:

- 1- در صورت پاشیدن مواد شیمیایی بر روی بدن، خونسردی خود را حفظ کنید و با فریاد زدن از دیگران کمک بخواهید.
- 2- به زیر دوش اضطراری رفته و شیر آن را باز کنید و محل ریزش مواد شیمیایی را به مدت 15 دقیقه شستشو دهید.
- 3- فوراً به مسئول آزمایشگاه و پرسنل درمانگاه (اورژانس) اطلاع دهید تا اقدامات درمانی لازم انجام شود.



تصویب کننده: دکتر مهدی جهانگیری مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای	تهیه کنندگان: مهندس سعید سروستانی مهندس لیلا کشاورز توحید
---	---