



OCH-505-01

شماره بازنگری: 0

صفحه 1 از 1

دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشکده بهداشت
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
دستورالعمل استفاده از هودهای آزمایشگاهی


هدف: تشریح اصول ایمنی کار در استفاده از هودهای آزمایشگاهی در آزمایشگاههای گروه مهندسی بهداشت حرفه ای برای دانشجویان

دامنه کاربرد: کلیه آزمایشگاههای گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

مسئولیت: کلیه دانشجویان در هنگام حضور در آزمایشگاه مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئولین آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارند.

مفاد دستورالعمل:

- 1- در هنگام کار لازم است شیشه محافظ جلویی، در پائین ترین حالت قرار داشته باشد.
- 2- بیش از حد به هود نزدیک نشوید بلکه سعی کنید در فاصله 20-30 سانتی متری هود بایستید.

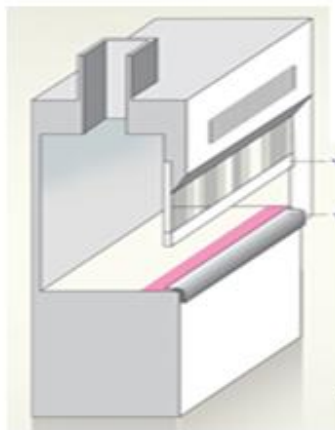

- 2- هیچگاه سر خود را وارد هود نکنید بلکه فقط دستهای شما می بایست در زیر هود قرار داشته باشد.
- 3- در مواقعی که از هود استفاده نمی کنید، لازم است صفحه شیشه ای جلوی هود را به طور کامل پائین بیاورید.
- 4- پس از انجام آزمایش، باقی مانده های مواد شیمیایی را از هود تمیز کنید.



تصویب کننده:

دکتر مهدی جهانگیری

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

تهیه کننده:

مهندس سعید سروستانی

مسئول آزمایشگاه