

	OCH-512-01	دانشگاه علوم پزشکی شیراز-دانشکده بهداشت
	شماره بازنگری : 0	گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
	صفحه 1 از 1	دستور العمل استفاده از چشم شوی اضطراری

هدف: تشریح نحوه استفاده از چشم شوی اضطراری در آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

مسئولیت: مسئولیت اجرای این روش به عهده کلیه کارکنان و دانشجویان و مسئولیت نگهداری و نظارت بر کارکرد آن به عهده مسئول آزمایشگاه است.

دامنه کاربرد: آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

روش اجرا:

- 1- در صورت پاشیدن مواد شیمیایی در چشم، خونسردی خود را حفظ کنید و با فریاد زدن از دیگران کمک بخواهید.
- 2- به سمت ظرف چشم شوی اضطراری رفته و چشمان خود را مقابل دوشهای چشم شوی قرار دهید.
- 3- شیر آب چشم شوی را باز کنید و یا از دیگر افراد بخواهید آن را باز کنند.
- 3- در هنگام پاشش آب چشمان خود را باز نگه دارید و آن را با مقدار زیاد آب حداقل به مدت 15 دقیقه بشوئید.
- 4- با دستانتان پلکهای را باز نگهدارید تا چشمها بهتر شسته شوند.
- 5- فوراً به مسئول آزمایشگاه و پرسنل درمانگاه (اورژانس) اطلاع دهید تا اقدامات درمانی لازم انجام شود.



تهیه کنندگان: مهندس سعید سروستانی مهندس لیلا کشاورز توحید	تصویب کننده: دکتر مهدی جهانگیری مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
---	---