



OCH-515-01

شماره بازنگری : 0

صفحه 1 از 1

دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشکده بهداشت

گروه مهندسی بهداشت محیط

دستور العمل نحوه کار با دستگاه پلاوگراف

هدف: تشریح نحوه کار با دستگاه پلاوگراف

دامنه کاربرد: آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت محیط

مسئولیت: کلیه افرادی که با پلاوگراف کار می کنند، مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نگهداری و حصول اطمینان از آماده به کار بودن دستگاه می باشد.

روش اجرا:

- 1- حضور افراد متفرقه در اطراف دستگاه پلاوگراف ممنوع است.
- 2- هیچ گاه بدون هماهنگی بامسئول آزمایشگاه ،دستگاه را روشن ننمائید. کار با دستگاه پلاوگراف فقط در زمان حضور کارشناس آزمایشگاه امکان پذیر می باشد.
- 3- کار با دستگاه بدون طی آموزشهای لازم توسط کارشناس آزمایشگاه امکان پذیر نمی باشد.
- 4- رعایت نکات ایمنی و بهداشتی اعم از استفاده از روپوش ،عینک و ماسک جهت کار با الکتروود جیوه و دستگاه پلاوگراف الزامی است.
- 5- حداکثر تعداد افراد در هنگام کار با دستگاه یک نفر می باشد.
- 6- بعد از هر بار اندازه گیری محلول درون بشر مخصوص پلاوگراف را در ظرف مخصوص جیوه مستعمل بریزید.
- 7- بعد از خاتمه کار با دستگاه ،جهت جلوگیری از اکسید شدن جیوه و گرفتگی لوله موئین ،بشر مخصوص پلاوگراف را تا نیمه از آب مقطر پر نمایید.
- 8- بعد از خاتمه کار با دستگاه، بشر مخصوص و الکتروود های دستگاه را با آب مقطر بشویید.
- 9- بعد از خاتمه کار با دستگاه ،درب مخصوص دستگاه را ببندید و آن را به وسیله کاور پلاستیکی بپوشانید.
- 10- هنگام خروج از آزمایشگاه از بسته بودن شیر کپسول گاز ازت و خاموش بودن دستگاه پلاوگراف اطمینان حاصل فرمایید.

تهیه کنندگان:

دکتر محمد برزویی

کارشناس آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

تصویب کننده:

دکتر منصوره دهقانی

مسئول فنی آزمایشگاه آنالیز دستگاهی