



OCH-S-10-01

شماره بازنگری: 1

تاریخ تدوین: بیست و یکم مرداد ۱۳۹۹

صفحه ۱ از ۱

دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشکده بهداشت و تغذیه

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

دستورالعمل ایمنی کار با آب مقطر گیری

فاطر الکترونیک مدل 2012

هدف: دستورالعمل ایمنی کار با آب مقطر گیری فاطر الکترونیک مدل 2012

دامنه کاربرد: آزمایشگاه عوامل شیمیایی

مسئولیت: کلیه دانشجویان مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارند.

مفاد دستورالعمل:

- ۱- اطمینان حاصل کنید که دستگاه آب مقطر گیری در محل مناسب و ایمن قرار دارد.
- ۲- در هنگام اتصال سیم دستگاه به پریز برق، نکات ایمنی را رعایت کنید (از تماس مستقیم دست خیس با پریز برق خودداری نمایید).
- ۳- اطمینان حاصل کنید که دستگاه به برق وصل است، سپس از دستگاه آب مقطر دیونایز بردارید.
- ۴- بیش از ظرفیت تولید آب مقطر دیونایز دستگاه نمی بایست از دستگاه آب مقطر گیری برداشت.

تهیه کننده:

مهندس سعید سروسرستانی و آناهیتا فاخرپور

کارشناسان آزمایشگاه

تصویب کننده:

دکتر مهدی جهانگیری

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار