



OCH-01-01

دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشکده بهداشت و تغذیه

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

شماره بازنگری: ۱

تاریخ بازنگری: فروردین ۱۳۹۹

صفحه ۱ از ۱

دستورالعمل استفاده از هودهای آزمایشگاهی**هدف:** تشریح اصول ایمنی کار در استفاده از هودهای آزمایشگاهی در آزمایشگاه های گروه مهندسی بهداشت

حرفه ای و ایمنی کار برای دانشجویان


دامنه کاربرد: کلیه آزمایشگاه های گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار**مسئولیت:** کلیه دانشجویان در هنگام حضور در آزمایشگاه مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده

دارند. کارشناسان آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارند.

مفاد دستورالعمل:

۱- در هنگام کار لازم است شیشه محافظ جلویی، در پائین ترین حالت ممکن قرار داشته باشد.

۲- بیش از حد به هود نزدیک نشوید، بلکه سعی کنید در فاصله ۲۰-۳۰ سانتی متری هود بایستید.

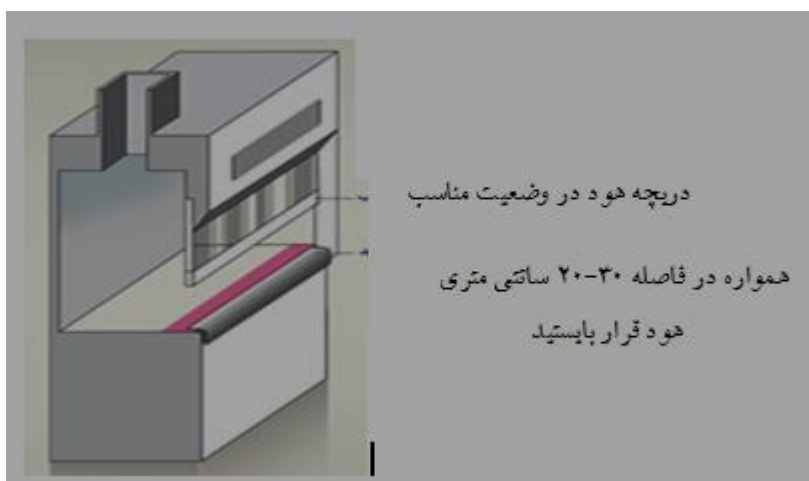

۳- هیچگاه سر خود را وارد هود نکنید بلکه فقط دست های شما می بایست در زیر هود قرار داشته باشد.

۴- در مواقعی که از هود استفاده نمی کنید، لازم است صفحه شیشه ای جلوی هود را به طور کامل پایین بیاورید.

۵- پس از انجام آزمایش، بقایای مواد شیمیایی را از زیر هود تمیز کنید.



تصویب کننده:

دکتر مهدی جهانگیری

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

تهیه کننده:

مهندس سعید سروستانی

مسئول آزمایشگاه