



OCH-18-01

شماره بازنگری: ۰

تاریخ تدوین: پانزدهم تیر ۱۳۹۹

صفحه ۱ از ۱

دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشکده بهداشت و تغذیه

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

دستور العمل کار با دستگاه هات پلیت

مدل 1000 JENWAY Hotplate stirrer

هدف: تشریح دستور العمل کار با دستگاه هات پلیت JENWAY Hotplate stirrer مدل 1000

دامنه کاربرد: آزمایشگاه عوامل شیمیایی

مسئولیت: کلیه دانشجویان مسئولیت اجرای این دستورات را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورات را به عهده دارند.

مفاد دستورات العمل:

۱- دستگاه را به برق وصل کنید تا چراغ سبز نمایان شود.

۲- به منظور عدم تماس دست با سطح داغ هیتر، سطح هیتر را با یک فویل آلومینیومی پوشانده، سپس بشر حاوی مگنت را بر روی آن قرار دهید.

۳- عقربه کنترل کننده هیتر در سمت چپ را یک دور در خلاف جهت عقربه ساعت بچرخانید تا چراغ نارنجی نمایان شود.

۴- به منظور استفاده از همزن، چراغ نارنجی در سمت راست را یک دور در خلاف جهت عقربه ساعت بچرخانید تا چراغ نارنجی نمایان شود.



تصویب کننده:

دکتر مهدی جهانگیری

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

تهیه کننده:

مهندس مهدیه جعفری شاهرودی و مهندس آناهیتا فاخرپور

کارشناسان آزمایشگاه