



OCH-02-01

دانشگاه علوم پزشکی شیراز-دانشکده بهداشت و تغذیه

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

دستور العمل استفاده از چشم شوی اضطراری

شماره بازنگری: ۱:

تاریخ بازنگری: فروردین ۱۳۹۹

صفحه ۱ از ۱

هدف: تشریح نحوه استفاده از چشم شوی اضطراری در آزمایشگاه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

دامنه کاربرد: آزمایشگاه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

مسئولیت: مسئولیت اجرای این روش به عهده کلیه کارکنان، دانشجویان و مسئولیت نگهداری و نظارت بر کارکرد آن به عهده کارشناسان آزمایشگاه است.

مفاد دستورالعمل:

۱- در صورت پاشیدن مواد شیمیایی در چشم، خونسردی خود را حفظ کرده و با فریاد زدن از دیگران کمک بخواهید.

۲- به سمت ظرف چشم شوی اضطراری رفته و چشمان خود را کاملاً مقابل دوش های چشم شوی قرار دهید.

۳- شیر آب چشم شوی را باز کنید و یا از دیگر افراد بخواهید آن را باز کنند.

۴- در هنگام پاشش آب چشمان خود را باز نگه دارید و آن را با مقدار زیاد آب حداقل به مدت ۱۵ دقیقه بشوئید.

۵- با دستانتان پلک های خود را باز نگهدارید تا چشم ها بهتر شسته شوند.

۶- فوراً به مسئول آزمایشگاه و پرسنل درمانگاه (اورژانس) اطلاع دهید تا اقدامات درمانی لازم انجام شود.



تصویب کننده:

دکتر مهدی جهانگیری

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

تهیه کنندگان:

مهندس سعید سروستانی

مهندس لیلا کشاورز توحید