



OCH-3-1

شماره بازنگری: ۱

تاریخ بازنگری: فروردین ۱۳۹۹

صفحه ۱ از ۱

دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشکده بهداشت و تغذیه

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

**دستور العمل استفاده از دوش اضطراری**

**هدف:** تشریح نحوه استفاده از دوش اضطراری در آزمایشگاه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

**دامنه کاربرد:** آزمایشگاه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

**مسئولیت:** مسئولیت اجرای این روش به عهده کلیه کارکنان و دانشجویان و مسئولیت نگهداری و نظارت بر

کارکرد آن به عهده مسئول آزمایشگاه است.

**مفاد دستور العمل:**

۱- در صورت پاشیدن مواد شیمیایی بر روی بدن، خونسردی خود را حفظ کرده و با فریاد زدن از دیگران کمک بخواهید.

۲- به زیر دوش اضطراری رفته و شیر آن را به طرف پایین باز کنید و محل ریزش مواد شیمیایی را به مدت ۱۵ دقیقه شستشو دهید.

۳- فوراً به مسئول آزمایشگاه و پرسنل درمانگاه (اورژانس) اطلاع دهید تا اقدامات درمانی لازم انجام شود.



تصویب کننده:

دکتر مهدی جهانگیری

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

تهیه کنندگان:

مهندس سعید سروستانی

مهندس لیلا کشاورز توحید